



EliGene® Lab Cleaner B

Návod k použití

Kat. č.: 90076-250 (250 ml)

Účel použití:

Tento produkt je určen pro čištění laboratorních povrchů od nukleových kyselin, proteinů a lipidů. Roztok lze použít pro čištění plastových povrchů přístrojů, plexiskla, desek stolů, skleněných povrchů, pipet. Roztok nepoškozuje plasty. Aby nedošlo k poškození nebo odbarvení, doporučujeme před použitím provést bodový test na citlivé povrchy.

Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě. Nevystavujte produkt vysokým teplotám, přímému slunci a vysoké humiditě.

Popis produktu

Látky obsažené ve vodném roztoku mají vysokou afinitu k nukleovým kyselinám a umožňují snadné odstranění nukleových kyselin z veškerých laboratorních povrchů a z povrchů laboratorních zařízení.

Tento roztok doporučujeme používat pro DNA/RNA dekontaminaci laboratoří, za účelem odstranění nukleových kyselin z laboratorních povrchů jako jsou stoly, skleněné a plastové desky a kryty, ovládací desky přístrojů atd. Roztok je vhodné používat pro jednorázovou dekontaminaci nebo pro prevenci kontaminace. Produkt pomáhá k efektivnímu odstranění nukleových kyselin (DNA, RNA, DNázy/RNázy, plazmidy, amplikony) z povrchů v případě kontaminace laboratoří.

Návod k použití

S produktem pracujte výhradně v laboratorních rukavicích!

K přípravě roztoku, otevřete zkumavku s bílým granulátem a nasypete celý obsah do zásobníku rozprašovače. Rozpusťte všechnu granulát v 250ml studené vody. Získáte tak produkt připravený k použití po dobu 10 hodin. K aplikování adekvátního množství roztoku použijte rozprašovač. Při aplikaci zajistěte úplné a důkladné pokrytí povrchu. Po nanesení roztoku rozprašovačem nechte působit 15 minut a poté vytřete do sucha pomocí navlhčené gázy nebo utěrky pro jedno použití. Po tomto dekontaminačním procesu je doporučeno omýt povrch vodou.

Připravený roztok by měl být použit do 10 hodin od jeho přípravy. Roztok by měl být čerstvě připraven před každou aplikací.



Roztok nemíchejte s jinými činidly!

Nevystavujte produkt vysokým teplotám, přímému slunci a vysoké vlhkosti.

K přípravě nepoužívejte horkou vodu.

Při použití na velké plochy je potřeba zabezpečit adekvátní odvětrávání.

Méně vhodné k použití na zásaditých kovech jako např. mosaz a nelegovaná (korodující) ocel.

Před použitím na hliníkových površích nejprve vyzkoušejte roztok na skrytém místě, než jej použijete na celý povrch.

Upozornění: V případě zasažení kůže nebo očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Prázdné lahve lze vyhodit do běžného odpadu. Roztok neobsahuje žádné látky se známými karcinogenními nebo mutagenními účinky.

Výrobce

ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o.

Rokycanova 4437/5, Brno-Židenice 615 00

info@elisabeth.cz | www.elisabeth.cz | Tel.: +420 542 213 851