



EliDNA™ Agarose Band Cutter


Návod k použití

Kat. č.: ED900-50 (50 ks)

Popis produktu

EliDNA™ Agarose Band Cutter je jednorázový nástroj určen pro řezání bendů agarózového gelu. Je navržen tak, aby přesně řezal DNA bendy bez přebytečné agarózy. Hmotnost vzorku závisí na tloušťce a koncentraci gelu.

Tloušťka gelu	1,5 % agarózový gel	2 % agarózový gel
0,6 cm	~ 94 mg	~ 98 mg
0,8 cm	~ 125 mg	~ 130 mg
1,0 cm	~ 157 mg	~ 163 mg

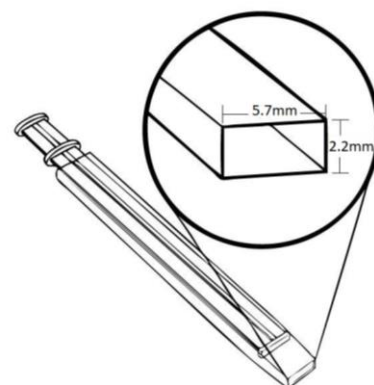

Protokol

Umístěte gel na UV transiluminátor, zapněte přístroj a použijte **EliDNA™ Agarose Band Cutter** pro přesné vyřezání DNA bendů. Vytlačte gel do mikrocetrifugační zkumavky.

Poznámky: Při řezání gelu netlačte na hlavu řezačky.

Řezačka může pojmout více DNA bendů stejného vzorku.

Výrobce:

ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o.

Rokycanova 4437/5, Brno-Židenice 615 00

info@elisabeth.cz | www.elisabeth.cz | tel.: +420 542 213 851



Katalogové číslo



Číslo šarže



Datum expirace



Skladovací podmínky (teplotní limity)



Výrobce



Počet reakcí v balení