



## EliZyme™ Ladder 50 - 1500bp

### Účel použití:

Produkt je určen pouze pro vědecké účely, nikoliv pro diagnostické procedury.

### Skladování:

Skladujte při teplotě 25 °C po dobu 6 měsíců.  
Skladujte při teplotě 4 °C po dobu 12 měsíců.  
Skladujte při -20 °C po dobu 24 měsíců.

### Popis produktu

Kombinace PCR produktů a plazmidů štěpených restrikcími enzymy. Množství DNA každého bandu je stanoveno na základě nanesení 5 µl na jamku. EliZyme™ Ladder 50 - 1500bp je připraven k přímému nanesení do jamky gelu, není nutný žádný další nanášecí pufr.

### Obsah

	Kat. číslo	Obsah balení	Velikost balení
EliZyme™ Ladder 50 - 1500bp	EZ8710	1×500 µl + 1×400 µl Loading Buffer	100 linií
	EZ8750	5×500 µl + 1×2 ml Loading Buffer	500 linií

	Pufr	Obsah
6X Sample Loading Buffer A	6X buffer	orange G

### Specifikace


PCR produkty a dsDNA štěpené příslušnými restrikcími enzymy jsou extrahované fenolem a ekvilibrovány na 10 mM Tris-HCl (pH 8,0) a 10 mM EDTA.

Koncentrace: 112 µg/ml

Doporučené dávkování: 5 µl na jamku



DNA Mass (ng/5 $\mu$ l)      Base Pairs

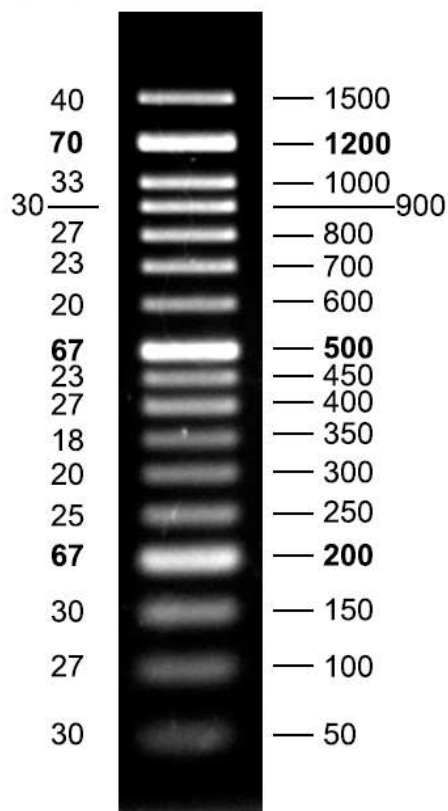

2 % TAE agarose gel

### Výrobce:

**ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o.**

Rokycanova 4437/5, Brno-Židenice 615 00

[info@elisabeth.cz](mailto:info@elisabeth.cz) | [www.elisabeth.cz](http://www.elisabeth.cz) | tel.: +420 542 213 851



Katalogové číslo



Číslo šarže



Datum expirace



Skladovací podmínky (teplotní limity)



Výrobce



Počet reakcí v balení